

- 2.3.54.822
 - Databáza 1.50
 - (+) Celková cena expertíz za oddelenie v okne s informáciou o prípade.
 - (+) Prihlasovanie cez doménové účty (Active Directory).
 - (#) Automatické obnovenie záložky Dochádzka iba pri prekliknutí z inej záložky.
-
- 2.3.53.811
 - Databáza 1.49
 - (+) Podpora pre nastavenie adresy servera pre kontrolu licencií.
 - (+) Automatické obnovenie záložky Dochádzka pri prekliknutí z inej záložky.
 - (*) DB: Cena všetkých expertíz zmenená na 80 EUR.
 - (#) Vyhľadávanie expertíz podľa hodnoty kľúčového slova.
-
- 2.3.52.800
 - Databáza 1.48
 - (*) Archív - Špecifické hodnoty.
 - (+) - Každý archív obsahuje vlastné špecifické hodnoty.
 - (+) V záložke Prípady v zoznamoch Pridelenie, Schválenie a Vybavenie pribudli nové stĺpce: Dátum ukončenia, Dátum schválenia.
 - (+) V okne Moje hodnotenie sa zobrazuje technikom zadaná poznámka k hodnoteniu vzorky.
 - (+) Štatistiky - Nové tabuľkové reporty.
 - (+) - Hodnotenia vzoriek na oddeleniach.
 - (+) - CODIS - Výkonová štatistika - Experti.
 - (+) - CODIS - Výkonová štatistika - Pracoviská.
 - (+) - CODIS - Výkonová štatistika - Celkom.
 - (+) - CODIS - Celková štatistika - KRPZ Codis.
 - (+) Nástenkový prvok - Dnes má narodeniny.
 - (*) Reporty zobrazujú doby spracovania v dňoch s presnosťou na jedno desatinné miesto.
-
- 2.3.50.780
 - Databáza 1.47
 - (#) Zoznam vzoriek sa neobnoví po presunutí vzorky.
 - (#) Obnovená kompatibilita pre Windows XP.
-
- 2.3.49.779
 - Databáza 1.47
 - (+) Podpora vyhľadávania bez diakritiky (hľadanie 'roznava' nájde aj záznamy s textom 'Rožňava')
 - (+) Hlavný zoznam prípadov si pamätá usporiadanie aj po vypnutí aplikácie.
 - (+) Špecializované nástenky pre jednotlivé skupiny používateľov.
 - (+) Rozšírený kombobox výsledku skúmania v odovzdaní a likvidácii vzorky.
 - (+) Podpora pre nástenkové skupiny používateľov (Job Position).
 - (+) CBFIE - Možnosť presunúť požiadavku na iného experta.

- 2.3.48.772
 - Databáza 1.46
 - (+) Nová používateľská vlastnosť - Povinné parametre:
 - (+) - Upotrebitelnosť - Používateľ s touto vlastnosťou je povinný zadávať upotrebitelnosť pri odovzdaní alebo likvidácii vzorky.
 - (+) - Hodnotenie - Používateľ s touto vlastnosťou je povinný ohodnotiť vzorku pri odovzdaní alebo likvidácii.
 - (*) Individuálna identifikácia, Výsledok skúmania:
 - (-) - Zrušené zadávanie individuálnej identifikácie cez povinné kľúčové slová v expertízach.
 - (+) - Zadávanie individuálnej identifikácie cez nové rozhranie pri odovzdaní a likvidácii vzorky.
 - (*) Záložka Dochádzka premenovaná na Denník.
-
- 2.3.47.757
 - Databáza 1.45
 - (+) Textové pole súčasťou odpovede CBFIE.
 - (+) Podpora synchronizéra pre nové textové pole v odpovedi CBFIE.
-
- 2.3.45.750
 - Databáza 1.44
 - (+) Podpora pre vyčistenie CBFIE databázy.
-
- 2.3.44.740
 - Databáza 1.44
 - (*) Zmenšená veľkosť roletky Udalosti v okne prípadu.
 - (*) Zmeneny nazov CBEI na CBFIE.
 - (#) Po výbere hodnoty kľúčového slova Individuálna Identifikácia sa po uložení expertízy namiesto tejto hodnoty zobrazujú iné hodnoty (Rastlinná a pod.).
-
- 2.3.43.730
 - Databáza 1.44
 - (#) V dialógu expertíznej úlohy chýba položka <ľubovoľný typ expertíz>, kvôli čomu nie je možné pridelovať ani spracovávať úlohy s touto voľbou.
 - (#) Zadaný trestný čin sa v okne prípadu neuloží správne.
-
- 2.3.41.728
 - Databáza 1.44
 - (+) Cezhraničná spolupráca.
 - (+) - Nová záložka pre komunikáciu so zúčastnenými stranami v rámci cezhraničnej spolupráce.
 - (+) Tabuľkový report - Výsledky skúmania po oddeleniach.
 - (+) - Podpora pre označovanie kľúčových slov, ktoré majú byť zobrazené v reporte.
 - (+) - Okno definície kľúčového slova - zaškrťavacie pole 'Je v reporte'.
 - (+) Možnosť zaškrtnúť/zrušiť všetky položky pre Trestný čin v pokročilom vyhľadávaní.
 - (+) Pamätanie si širok stĺpcov zoznamu vzoriek aj po prekliknutí prípadu.
 - (+) Podpora vizuálnych štýlov pre comboboxy a viacnásobné výbery (multicombobox).
 - (+) Podpora vizuálnych štýlov pre všetky scrollbar.
 - (+) Nový vizuálny štýl Visual Studio 2012 - Svetlá modrá.

- (*) Zakázané pridávanie vzoriek do vybavených prípadov.
 - (*) Zakázané presúvanie vzoriek do vybavených prípadov.
 - (#) Zobrazovanie databázovej chybovej hlášky v záložke AText za špecifických okolností.
 - (#) Duplikovanie čísla prípadu za špecifických okolností (preťažená sieť).
-
- 2.3.40.680
 - Databáza 1.43
 - (+) Čísla riadkov v zozname používateľov.
 - (*) Nástenka - Počet spracovaných prípadov za týždeň - Čiarový graf.
 - (#) Povinná upotrebitelnosť neakceptuje hodnotu <nezadané>.
-
- 2.3.39.678
 - Databáza 1.42
 - (+) V dávkovom spracovaní pri výbere preddefinovaných hodnôt, možnosť označiť všetky hodnoty pomocou checkboxu v hlavičke zoznamu.
 - (+) Pri spustení dávkového spracovania (zo záložky Vzorka) sú označené vzorky (pripravené na presun), ktoré boli označené v hlavnom zozname v záložke Vzorka.
 - (+) Checkboxy "Vždy vytvoriť novú expertízu" a "Automaticky potvrdiť expertízy v tejto dávke" si pamätajú svoj posledný stav.
 - (*) Používateľ vidí iba tie zbierky na ktoré má právo (likvidácia, záložka Zbierka).
 - (*) Vyskakovacie okno s počtom nepridelených prípadov zobrazuje počty iba z lokálnej divízie.
 - (*) V okne expertíznej úlohy sa zobrazujú iba vzorky, ktoré používateľ vlastní.
 - (+) Prevzatie viacerých vzoriek naraz.
 - (+) Podpora exportovania Excelových a Wordových tlačových zostáv.
 - (+) Doplnený popis do exportu tlačovej zostavy.
 - (+) Podpora pre Canon EOS 1200.
 - (*) Zadanie upotrebitelnosti je povinné.
 - (*) Po pridaní novej vzorky do prípadu, zostáva označenou posledná označená vzorka v zozname.
 - (+) Tlačové zostavy
 - (+) - Tabuľkový report - Počet prípadov (podľa trestného činu)
 - (+) - Tabuľkový report - Nevybavené prípady
 - (+) - Tabuľkový report - Nevybavené prípady na oddeleniach
 - (+) - Tabuľkový report - Individuálna identifikácia
 - (*) - Tabuľkový report - Výsledok skúmania
 - (+) - Tabuľkove report - Technici
 - (+) - Kraj
 - (+) - Okres
 - (+) - Technici
 - (*) - Excel report - Doby a výstupy (Predbežné vyjadrenia)
 - (+) - Tabuľkový report - Výkony oddelenie (primárne pre Písmo)
 - (*) - Tabuľkový report - Výkonnosť expertov (podľa oddelenia)
 - (*) - Excel report - Týždenná deklarácia výkonov (prípady na viacerých oddeleniach sa započítava viackrát)
 - (#) Pri ručnej zmene dátumového parametra tlačovej zostavy v analytike sa zmena neprejaví bez
-
- 2.3.38.665
 - Databáza 1.41

- (+) Záložka Nástenka:
- (+) - Typ Budík.
- (+) - Typ Tabuľka.
- (+) - Typ Graf.
- (+) - Typ Dvojice (text - hodnota).
- (+) - Typ Textová hodnota.
- (+) Paralelná aktualizácia nástenky.
- (+) Možnosť meniť veľkosť písma v texte ATextového záznamu.
- (+) Progresbar pri vyhodnocovaní Excelových a Wordových reportov.
- (+) Zadávanie čiarového kódu pre akúkoľvek lokalizáciu klávesnice.
- (+) Novinky vo vyhľadávaní expertíz:
- (+) - Možnosť vyhľadávať v expertízach aj podľa divízie.
- (+) - Možnosť aplikovať na jednotlivé podmienky vyhľadávania operáciu logické A alebo logické ALEBO.
- (+) - Možnosť exportovať výsledok vyhľadávania (zoznam expertíz) do CSV súboru.
- (*) Novopridaná vzorka zostáva viditeľná v zozname vzoriek v okne prípadu.
- (*) Úprava excelového reportu Doby a výstupy:
- (*) - Započítavanie aj oddelení toxikológia a požiarna chémia.
- (*) - Počítanie priemerov priamo z databázy.
- (*) - Opravy formátovania niektorých buniek (farby a rámiky).

- 2.3.37.654

- Databáza 1.40
- (+) Zvýšená bezpečnosť uloženia hesla na FTP/SFTP servre.
- (+) Podpora SSL spojenia s databázou.
- (+) Podpora pre autentifikáciu SFTP servera.
- (+) Podpora pre vizuálne štýly scrollbarov Gridov.
- (+) Podpora adresárových štruktúr pre analytické nástroje.
- (+) - Definícia analytiky
- (+) - Tab Analytika
- (+) Export predlohového súboru pre Excelovské a Wordovské tlačové zostavy.
- (*) AText zmeny
- (*) - Číslo prípadu v tvare rok:číslo.
- (+) - Automatický refresh zoznamu.
- (+) - Rozšírenie kontextového vyhľadávania aj na obsah listu.
- (*) - Optimalizácia zobrazenia dialógu vyhľadávania.
- (+) - Podpora case insensitive vyhľadávania.
- (+) - Podpora dekrementálneho vyhľadávania.
- (*) - Náhrada klasického okna expertízy za špecializované okno expertízy AText v tabe Vzorka.
- (+) Aktualizovanie tlačových zostáv (Tabuľka, Graf) na tlačidlo Obnoviť.
- (-) Zmena parametru tlačovej zostavy (Tabuľka, Graf) nevyvolá automatické prepočítanie zostavy.

- 2.3.36.641

- Databáza 1.39
- (+) Nový tab - AText - Anonymné písomnosti.
- (+) Možnosť exportovať tabuľkové reporty vo formáte ANSI csv.
- (*) Tlač tabuľkového reportu cez html tabuľku.
- (+) Filter stĺpcov v dávkovom spracovaní.
- (+) Podpora pamätania si širok stĺpcov ListCtrl kontroliek.

- (+) - Vzorka - Osoby, Vzorky, Expertízy, Súborý.
- (+) - Zariadenia - Dokumenty.
- (+) - Zbierka - Súborý.
- (+) Previazanie súboru prípadu na vzorku.
- (+) - Vytváranie a rušenie vzťahu medzi vzorkou a súborom.
- (+) - Zoznam súborov obsahuje stĺpec s názvom vzorky, s ktorou je súbor vo vzťahu.
- (+) - Zoznam súborov v zbierke obsahuje súbory archívnej položky spolu so súbormi prípadu, ktoré sú vo vzťahu s príslušnou vzorkou v zbierke.
- (+) Automatické vytváranie náhľadu v zbierke.
- (+) Možnosť meniť náhľad v zbierke.
- (+) Možnosť špecifikovať chýbajúceho technika pre vzorku.
- (+) Možnosť zmeniť typ likvidácie.
- (+) Vyskakovacie okno s upozornením na počet nepridelených prípadov starších ako niekoľko dní.
- (+) Možnosť zrušenia sťahovania dokumentov z FTP.
- (+) Vytváranie kópií expertíz.

- 2.3.35.635
- Databáza 1.38
- (+) Analytika - MS Word reporty
- (+) Počet riadkov tabuľkovej tlačovej zostavy v statusbare.
- (+) Zobrazovanie popisu tlačovej zostavy pod zoznamom tlačových zostáv v záložke Analytika.
- (+) Názov, popis a parametre pridané do exportovaných súborov (csv, html) tabuľkových tlačových zostáv.
- (+) Automaticky generovaný názov položiek zaradovaných do zbierky.
- (+) Pridané stĺpce Názov vzorky a Číslo prípadu v hlavnom zozname zbierky.
- (+) Podpora vyhľadávania v expertízach vykonaných na položkách zbierky.
- (+) Počty zobrazovaných dát hlavného zoznamu zbierky v statusbare.
- (+) Možnosť definovať druh expertízy v definícii typu expertízy. (Preddefinovaná hodnota: Výkonová)
- (+) Názov okna II obsahuje aj názov prípadu, do ktorého patrí vzorka.
- (+) Popis povinného kľúčového slova Individuálna identifikácia.
- (+) Nové tlačové zostavy:
 - (+) - Wordovská tlačová zostava - Znalecký posudok BA
 - (+) - Wordovská tlačová zostava - Znalecký posudok SL
 - (+) - Wordovská tlačová zostava - Znalecký posudok KE
 - (+) - Tabuľková tlačová zostava - Nevybavené - Od pridelenia po ukončenie
 - (+) - Crystal report - Výkony - Expertízy, vzorky, prípady
 - (+) - Crystal report - Výkony - Počet vzoriek (kľúčové slovo pracovného postupu)
- (*) Upravené tlačové zostavy:
 - (*) - Excelovská tlačová zostava - Pracovná činnosť
 - (*) - Tabuľková tlačová zostava - Pridelené a nevybavené
 - (*) Úprava dátového modelu pre podporu interných tlačových zostáv.
- (#) Pri likvidácii vzorky je možné dostať do archívu dvakrát ten istý čiarový kód.
- (#) Pri definovaní excelovskej tlačovej zostavy neuloží správne xls súbor ak je otvorený iným programom.
- (#) Za istých okolností je v záložke Prípady zakázané tlačidlo Vybaviť a pritom by malo byť povolené.

- 2.3.34.600
- Databáza 1.37
- (+) Práva (Používateľské vlastnosti) podľa typu prípadu.

- (+) - Viditeľnosť - pridáva viditeľnosť aj iných ako svojich prípadov.
- (+) Combobox s typmi prípadu v statusbare. Vybratá hodnota sa aplikuje:
- (+) - v záložke Prípad (hlavný zoznam, pracovný postup, pokročilé vyhľadávanie).
- (+) - v záložke Vzorka (hlavný zoznam).
- (+) Pokročilé vyhľadávanie podľa osôb (meno, priezvisko, dátum narodenia).
- (+) Možnosť pokročilého vyhľadávania v pracovnom postupe v záložke Prípad.
- (+) Hodnota Všetky v comboboxe aktuálneho roku v statusbare.
- (+) Analytika - MS Excel reporty.
- (+) - Pracovná činnosť.
- (+) - Výstupy a doby.
- (*) Štatistiky s počtami expertíz.
- (*) - Za vybraté obdobie.
- (*) - Započítavajú sa aj expertízy mimo pridelených úloh.
- (#) Osoba má názov namiesto mena.
- (#) V záložke vzorka sa v okne vybavenia prípadu zobrazuje waitcursor počas výberu hodnoty z comboboxu v gride.
- (#) V záložke vzorka sa v hlavnom zozname nesprávne zobrazuje názov identifikácie typu prípadu.

- 2.3.33.567

- Databáza 1.36

- (+) Viacnásobný výber prípadov pre schválenie prípadov.
- (+) Čísla riadkov v hlavných zoznamoch v záložkách Prípad a Vzorka.
- (+) Podpora škálovania dialógov nastavení.
- (+) Nový stĺpec v hlavnom zozname prípadov 'Vytvorené dni' s počtom dní od príchodu prípadu (ako desatinné číslo).
- (+) Previazanie individuálnej identifikácie smerom Expertíza > Individuálna identifikácia.
- (+) - Povinné kľúčové slovo v expertízach (Nemá II, Pravdepodobne má II, Má II).
- (+) - Nastavenie II po uložení expertízy.
- (+) - Úroveň II vždy len na väčšiu hodnotu v poradí nemá, pravdepodobne má, má.
- (+) Pri výbere oddelenia možnosť vyznačiť oddelenie písaním textu + focus.
- (+) Okno Prípad si pamatá, či bolo zatvorené maximalizované.
- (+) Nové stĺpce v záložke Vzorka: Názov série, Alias série.
- (+) Utriedený zoznam oddelení v statusbare.
- (+) Pri dávkovom spracovaní zostáva okno s výberom vzoriek otvorené po vyplnení poslednej expertízy.
- (+) V histórii vzorky sa zobrazuje aj upotrebitelnosť.
- (+) Podpora zmeny hodnotenia vzorky, upotrebitelnosti a poznámky pri odovzdaní.
- (+) - Možné meniť do kompletného vybavenia prípadu.
- (+) Triedenie typov hodnotenia podľa abecedy.
- (+) Možnosť špecifikovať, či je používateľ určený pre tenkého klienta.
- (*) Udržiavanie iba posledného hodnotenia vzorky od používateľa (kvôli štatistikám).
- (#) Chyba pri zobrazovaní dátumu narodenia v zozname používateľov a s tým spojené chybé usporiadavanie podľa tohto stĺpca.
- (#) Schvaľovanie prípadov na ostatných oddeleniach nefunguje pre oddelenie vnútorné.
- (#) Na niektorých operačných systémoch, za špecifických podmienok, sa aplikácia po aktualizácii nespustí.
- (#) Za istých okolností môže nastať kolízia medzi vzorkou a pridelením prípadu.

- 2.3.32.549

- Databáza 1.35

(+) Nové nastavenie Tvorba vzorky (Case-Depositum) 0 1 5 15

- (+) Tlačidlo na prevzatie vzorky v dialógovom okne vzorky. Viditeľné pre vnútorné oddelenie, pokiaľ vzorku vlastní technik.
 - (+) - Po pridelení oddelenia pre vzorku (v dialógovom okne vzorky) systém automaticky ponúkne túto vzorku prevziať.
 - (+) Právo na odstraňovanie úloh po vybavení.
 - (+) Optimalizácia vyhľadávania v záložke prípad a vzorka.
 - (+) Pokročilé vlastnosti kľúčových slov pracovného postupu
 - (+) - Povinné kľúčové slová pre experta (kontrola pri ukončení úlohy).
 - (+) - Povinné kľúčové slovo pre vybavenie.
 - (+) - Stĺpec do zoznamu vzoriek v záložke Vzorka.
 - (+) - Stĺpec do zoznamu vybavenia.
 - (+) - Editovateľnosť kľúčového slova po vybavení (v okne vybavenia).
 - (*) Nemožnosť editovať hodnoty pracovného postupu po vybavení v okne expertíznej úlohy.
 - (#) V informácii o prípade sa zobrazuje expert a kontrolór aj po odmietnutí úlohy.
 - (#) Po pridaní nového prípadu je v zozname prípadov hodnota 'Ukončené' nastavená na 0:00:00.
-
- 2.3.31.533
 - Databáza 1.34
 - (*) Upravené hromadné zadávanie typu likvidácie, archívu a kategórie archívu pre vzorky počas likvidácie.
 - (#) Nie je možné vzorku prevziať po tom čo bola prevzatá spolu s externým prípadom.
 - (#) Nie je možné vzorku zlikvidovať ak bola predtým zlikvidovaná systémom.
-
- 2.3.30.530
 - Databáza 1.33
 - (+) Samostatné vyhľadávanie vzoriek podľa čiarového kódu v záložke Prípad. Vyhľadáva sa v prípadoch zo všetkých rokov a pracovísk.
 - (+) Novinky týkajúce sa série prípadu:
 - (+) - Pridávanie viacerých vzoriek do série naraz.
 - (+) - Nové stĺpce v zozname vzoriek: Číslo prípadu, Číslo DÚ.
 - (+) - Pridaný filterbar v zozname vzoriek.
 - (+) - Kombobox s názvom série obsahuje aj Alias.
 - (+) - Podpora škálovania dialógového okna Sérií.
 - (+) - Zobrazenie dialógového okna vzorky po dvojkliknutí na vzorku v zozname.
 - (+) - Možnosť odstrániť prázdne série (po odobratí všetkých vzoriek).
 - (+) Podpora likvidácie bez kontrolného kódu.
 - (+) Pri likvidácii možnosť špecifikovať nasledujúce hodnoty pre každú vzorku zvlášť:
 - (+) - Typ likvidácie
 - (+) - Zbierka
 - (+) - Kategória zbierky
 - (+) Evidencia oddelenia, z ktorého bol pridaný súbor do systému.
 - (+) Podpora viacnásobného výberu pri odstraňovaní typov hodnotenia v odovzdávaní a likvidácii vzorky.
 - (+) Číslo prípadu a názov pracoviska pridaný do názvu okna pridelenia prípadu.
 - (+) Nové právo, ktoré umožňuje editovať expertízy aj po vybavení prípadu na príslušnom oddelení.
 - (+) Ošetrenie viacnásobného pridelenia a viacnásobného prevzatia prípadu za istých špecifických okolností.
 - (+) Pri vyznačení vzorky v okne prípadu je na túto vzorku automaticky narolované, aby bola viditeľná.
 - (+) Pri preberaní prípadu možnosť prebrať do vlastníctva iba tie vzorky, ktoré boli pridelené aspoň

- (+) Nový stĺpec v histórii vzorky Hodnotenie. Stĺpec zobrazuje hodnotenie a poznámku zadané počas odovzdania a likvidácie vzorky.
 - (+) Podpora overenia čiarového kódu priamo v skeneri vzoriek (Odovzdať cez čiarový kód).
 - (+) Pri ukončovaní poslednej úlohy na prípade alebo vzorke, je expert upozornený na nezlikvidované vzorky.
 - (*) Upravená chybová hláška pri pridávaní súboru ak je súbor otvorený iným procesom.
 - (*) Zakázaný presun regulérne zlikvidovaných vzoriek (okrem zlikvidovaných systémom).
 - (*) Interné úpravy týkajúce sa kľúčových slov (bez vonkajšej zmeny správania).
 - (#) Cez dávkovú expertízu je možné editovať expertízy expertom aj bez prideleného práva.
 - (#) Pri niektorých nastaveniach štýlov Windows 7 (Aero, kompozícia plochy, ...) sa nemusia dialógBary zobrazovať celé (chýbajúca spodná časť okna).
 - (#) Pod Windows XP nefunguje sortovanie niektorých stĺpcov v zozname prípadov.
-
- 2.3.29.501
 - Databáza 1.32
 - (+) Podpora mazania externých prípadov.
 - (+) Nové právo na prevzatie prípadu.
 - (+) Nové právo na zmazanie externého prípadu.
 - (+) Pridaná aktualizácia zoznamu stôp po odmietnutí, dokončení, schválení a vybavení.
 - (+) Po vytvorení odvodenej vzorky sa do zoznamu oddelení tejto vzorky pridá aktuálne oddelenie prihláseného používateľa.
 - (+) Pri rušení okna s expertíznou úlohou je používateľ upozornený, že sa stratí jeho neuložená práca.
 - (+) Do zoznamu vzoriek v záložke Vzorka pridaný stĺpec s prioritou prvej pridenej úlohy.
 - (+) Povolený viacnásobný výber vzoriek pri presúvaní.
 - (+) Pri ukončení expertíznej úlohy je používateľ upozornený v prípade, že nepriložil do prípadu žiaden súbor.
 - (+) Pridelenie prípadu, expertíznej a kontrolnej úlohy si pamäta posledného experta a kontrolóra.
 - (+) Pri ďalšom odovzdaní tej istej vzorky má používateľ predvyplnené hodnotenie a detail vzorky z predchádzajúceho odovzdania (tej istej vzorky).
 - (+) Naskrolovanie na systémom vyznačenú vzorku v okne náhľadu prípadu.
 - (+) Okno s informáciou o prípade obsahuje vo svojom názve číslo prípadu, rok a divíziu.
 - (+) V okne expertíznej úlohy sa na dvojklik na vzorku vyvolá pridanie expertízy.
 - (*) Zrušené vyhľadávanie po aktualizácii zoznamu v záložke Prípady a Vzorky.
 - (*) Upravené zoznamy pracovného postupu.
 - (*) - Pridelenie zobrazuje aj položky, ktoré boli odmietnuté a čakajú na opätovné pridelenie.
 - (*) - Zoznamy v záložke Prípady sa vzťahujú na prvú expertíznou úlohu v poradí.
 - (*) - Oprava zoznamov v záložke Prípady pre oddelenie vnútorné.
 - (*) Upravené pomery škálovania kontroliek pri zmene veľkosti dialógového okna expertíznej úlohy.
 - (#) Za istých okolností je možné prevziať prípad viackrát.
 - (#) Za istých okolností mizne uložená expertíza.
 - (#) Za istých okolností sa po kontrole prípadu nezobrazí záznam o kontrole v informácii o prípade.
-
- 2.3.28.480
 - Databáza 1.31
 - (+) Pridané tooltipy pre všetky ribbonové kontrolky.
 - (+) Zoznam vzoriek v okne na odovzdávanie a likvidáciu obsahuje nové stĺpce číslo prípadu a popis vzorky.
 - (+) Dialóg s expertízou zobrazuje vo svojom názve číslo prípadu a názov vzorky. Pribudlo pole s popisom vzorky.

- (+) Zobrazovanie workflow módov podľa pridelených práv.
- (+) Odkazy. V záložke Domov sa zobrazujú používateľské odkazy (web, fileshare).
- (+) Nová viditeľnosť - Editovateľné vzorky.
- (+) Nová viditeľnosť - Editovateľné expertízy.
- (+) Upozornenie (s možnosťou viac nezobrazovať), ak kontrolná úloha nie je naviazaná na žiadnu expertíznu úlohu.
- (+) Nový checkbox Zobrazíť iba nepridelené. Aplikuje sa iba v zoznamoch Pridelenie a zobrazuje iba prípady resp. vzorky, na ktorých na vybratom oddelení ešte nebola pridelená žiadna úloha, alebo bola niektorá úloha odmietnutá a je ju nutné opätovne pridať.
- (+) Kontrola dvojice úloh (kontrola - expertíza) je spojená do jedného úkonu. Kontrola expertíznej úlohy, kontrola kontrolnej úlohy a ukončenie kontrolnej úlohy spôsobí skontrolovanie oboch úloh ak môžu byť obe skontrolované.
- (+) Schválenie dvojice úloh (kontrola - expertíza) je spojená do jedného úkonu. Schválenie expertíznej úlohy alebo schválenie kontrolnej úlohy spôsobí schválenie oboch úloh ak môžu byť obe schválené.
- (+) Automatická selekcia prvej úlohy po kliknutí na vzorku v záložke Vzorky (Moje prípady, Kontrola, Schvaľovanie).
- (+) Dialóg na odovzdávanie a likvidáciu vzoriek je rezizovateľný.
- (+) Zoznam vzoriek v okne prípadu obsahuje aj stĺpec Typ likvidácie.
- (*) V záložke Prípad sa neberie do úvahy vybraný rok pre zoznamy Schválenie a Vybavenie.
- (*) Zjednotené zoznamy Pridelenia, Schválenia a Vybavenia. Rovnaká logika v záložke Prípad a Vzorka.
- (*) Moje prípady už nezobrazujú odmietnuté úlohy.
- (*) Upravené rezizovanie dialógu Úloha - expertíza.
- (#) Pri likvidácii sa zobrazuje okno o nedokončenej práci aj vtedy keď by sa nemalo.
- (#) V okne expertíznej úlohy sa zobrazujú nesprávne oddelenia expertíz.

- 2.3.27.472
- Databáza 1.30
- (*) Pridané obnovenie zoznamov po kontrole.

- 2.3.26.469
- Databáza 1.29
- (+) Časový interval 'Tri mesiace staré' pre historické záznamy.
- (+) História stopy zobrazuje pri používateľovi, ktorý akciu vykonal, aj jeho v tom čase aktuálne prihlásené oddelenie (v zátvorke).
- (+) Aplikácia loguje svoje spustenie a vypnutie s informáciou o verzii klienta.
- (+) Zoznam vzoriek v záložke vzorka obsahuje nové stĺpce: Číslo DÚ a Poznámka experta (vypĺňaná v okne expertíznej úlohy).
- (+) Vyhľadávanie v záložke Vzorka vyhľadáva aj v Čísle prípadu a Čísle DÚ.
- (*) Výber roku je zakázaný v prípade, že jeho výber neovplyvňuje zobrazené údaje.
- (*) Charset inicializácie helpdesku zmenený z UNICODE na UTF8.
- (#) Prípad je pridelený (podľa info o prípade), ale v zozname Pridelenie (záložka Prípad) nezobrazuje ikonu stavu, ani experta.
- (#) Keď sa z prípadu odstráni oddelenie, neprejaví sa to v okne Info o prípade.
- (#) Zoznam expertíz v okne expertíznej úlohy zobrazuje nesprávne oddelenie.

- 2.3.25.455
- (+) Presunutie vzorky patriacej používateľovi z externého oddelenia automaticky zmení vlastníka a oddelenie na aktuálne.
- (*) Upravené hlášky pri likvidácii vzoriek.

- (#) Presunutie vzoriek z externého prípadu bez dátumu vytvorenia spôsobí prevzatie prípadu s aktuálnym číslom (číslo nie je v skutočnosti použité) Problém duplikovania čísel prevzatých externých prípadov.
- (#) Kontrola a schválenie nezobrazuje niektoré prípady.
- (#) Po pridelení prípadu v záložke Vzorka na jedno oddelenie nie je vzorku vidieť pri pridelení na druhom oddelení v historických záznamov Žiadne.
- (#) Dávkové spracovanie neponúkne vzorky vložené do systému cez externý prípad.

- 2.3.24.450
- (+) Oknu expertíznej úlohy je možné meniť veľkosť.
- (+) Pridaný stĺpec Oddelenie do histórie vzorky.
- (+) Po zadaní čiarového kódu v dialógovom okne Vzorky kurzor automaticky preskočí na kontrolný kód.
- (*) Vzorka zmizne zo zoznamu Moje prípady, keď je úloha na nej dokončená.
- (*) Kontrolór nemá k dispozícii ukončiť expertíznu úlohu, ani ju skontrolovať bez toho aby bola dokončená. (STA)
- (*) Nie je možné schváliť úlohu, ktorá nebola skontrolovaná alebo ukončená, ak nemá definovanú kontrolu. (STA)
- (*) Zmenené otázky (hlášky) týkajúce sa rodičovskej úlohy na otázky týkajúce sa kontrolnej úlohy.
- (*) Zmenené otázky (hlášky) týkajúce sa úloh - potomkov na otázky týkajúce sa expertíznej úlohy.
- (*) Viaceré vylepšenia týkajúce sa zobrazovania a skrývania vzoriek v zoznamoch Moje prípady, Kontrola, Schválenie a Vybavenie.
- (*) Zoznamy Moje prípady, Kontrola, Schválenie a Vybavenie zobrazujú vzorky bez ohľadu na vybraný rok v statusbare.
- (#) Po prijatí prípadu na ústav zostávajú vzorky vo vlastníctve technika.
- (#) Po presunutí vzorky z externého prípadu zostane vzorka vo vlastníctve technika.
- (#) Zaradenie prípadu nefunguje správne ak sa používa usporiadanie podľa niektorého stĺpca.

- 2.3.23.440
- (+) Zoznam vzoriek v tabe Vzorka má nový stĺpec Prijaté s dátumom prijatia prípadu. V zátvorke počet dní od tohto dátumu.
- (+) Pri pridelení kontrolóra prípadu sa hodnoty začiatok, termín a priorita inicializujú na príslušné hodnoty experta.
- (+) Vybraté pracovisko a rok sa aplikuje aj na zoznamy vzoriek v tabe vzorka.
- (+) Náhľadové okno prípadu zobrazuje počty riadkov zoznamov Vzorky, Súborné a Expertízy.
- (+) Zoznam vzoriek v okne prípadu obsahuje nový stĺpec Oddelenia, ktorý zobrazuje oddelenia, na ktoré pôjde vzorka a ich počet.
- (+) História vzorky v okne vzorka.
- (*) Povolené pridávanie súborov cez náhľadové okno prípadu v tabe Vzorka.
- (*) Výber pracoviska a roku presunutý do statusbaru k oddeleniu.
- (*) Zaradenie prípadu funguje iba na základe Číslo DÚ.
- (#) Systém umožňuje viacnásobné schválenie v tabe Prípad.
- (#) Niektorých kontrolórov systém zobrazuje viackrát pri pridelení kontroly.

- 2.3.22.422
- Databáza 1.28
- (+) Pri preberaní externého prípadu sa vzorky bez vlastníka stávajú vlastníctvom používateľa, ktorý vykonáva prevzatie (pod aktuálne prihláseným oddelením).
- (+) Presúvanie vzoriek do iného prípadu.
- (+) Touchpanel zobrazuje vlastníka vzorky, ktorá nie je čakajúca.
- (+) Filter Zobrazíť zlikvidované (pridá do zoznamu aj zlikvidované vzorky).

- (+) Podpora rozlíšenia 1024x768 pri niektorých oknách (Multiforenzné série, ...).
 - (+) Pridávanie viacerých súborov naraz.
 - (+) Možnosť mazať ľubovoľné oddelenia v zozname oddelení vzorky.
 - (#) V zoznamoch vzorky sa nezobrazí vlastník, pokiaľ nemá vyplnené meno aj priezvisko.
- 2.3.21.419
 - (+) V tabe Vzorka sa po výbere vzorky v hlavnom zozname označí aj vzorka v náhľade prípadu
 - (+) Nepovinné hodnotenie vzorky pri odovzdaní vzorky
 - (+) Nový stĺpec Popis pre súbory prípadu
 - (*) V úlohe na vzorke je zaškrťavacie pole Zobrazíť všetky preddefinovane zaškrtnuté
 - (#) Pri niektorých expertízach sa zobrazuje nesprávne oddelenie
- 2.3.20.405
 - (+) Prepínač na povolenie zmeny loginu
 - (+) Doplnené WaitCursory
 - (+) Optimalizácia štartu aplikácie
 - (+) Databázové optimalizácie
 - (#) Zaradenie prípadu počíta aj s externými prípadmi
 - (#) Za istých okolností zobrazí okno so správou o neexistujúcej transakcii
- 2.3.19.400
 - (+) Používateľské rozhranie pre zadávanie upotrebitelnosti (Odovzdanie, Likvidácia)
 - (+) Podpora pre skrývanie nepotrebných stĺpcov vo vybavení prípadu
 - (+) Zobrazovanie používateľa, ktorý vytvoril prípad aj keď má zadané iba meno alebo priezvisko
 - (+) Podpora pre skryté kraje a okresy
 - (#) Combobox Expert pri pridelení zobrazuje aj niektorých zmazaných používateľov
- 2.3.18.350
 - Databáza 1.27
 - (+) Pokročilé vyhľadávanie prípadov
 - (+) Preberanie externých prípadov zadaných tenkým klientom
 - (#) Časové filtre pre prípad sa po dvojitom kliknutí neskryjú
 - (#) Časový filter pre vybavenie po novom zobrazuje aj vybavené prípady
- 2.3.15.318
 - Databáza 1.26
 - (+) Podpora pre vytváranie nových vzoriek aj bez uvedenia čiarového kódu
 - (+) Možnosť automatického vytvárania predvolenej vzorky pri vytváraní nového prípadu
 - (+) Definovanie predvoleného mena vzorky v definícii prípadu
 - (+) Definovanie predvoleného typu vzorky v definícii prípadu
 - (+) Automatické pridelenie vzorky na oddelenie, na ktorom je prihlásený používateľ
 - (+) Viacnásobné trestné činy
 - (+) Jeden prípad môže patriť do viacerých kategórií
 - (+) Nastavovanie času ručne bez nutnosti použitia šípiek
- 2.3.14.307
 - (#) Možnosť použiť multi-forenzné série aj bez viacčlenných skupín sérií
- 2.3.13.300
 - Databáza 1.25
 - (+) Multi-forenzné série

- (+) Výpočet skupín sérií môže uvažovať aj vzorky s pravdepodobnou individuálnou identifikáciou
 - (+) Možnosť odfiltrovať jednočlenné skupiny sérií
 - (+) Dynamické zobrazenie prípadov pre zvolenú sériu
 - (+) Dynamické zobrazenie sérií pre zvolený prípad
- (+) V zozname oddelení pre danú vzorku sa zobrazuje používateľ, ktorý priradil vzorku individuálnu identifikáciu
- (+) Nový filter na vzorky, ktorý zobrazuje vzorky na mojom oddelení
- (+) Možnosť zobraziť si historické záznamy vzoriek podľa časových intervalov
- (+) Možnosť zobraziť si historické záznamy prípadov v postupe práce podľa časových intervalov
- (+) V zozname prípadov je možné pomocou vyberača polí zobraziť stĺpec Vytvoril, ktorý obsahuje meno používateľa, ktorý prípad vytvoril
- (#) Aktualizácia zoznamu vzoriek s filtrom individuálna identifikácia po zatvorení okna na priradenie vzorky do série

- 2.3.12.290
- (#) Možnosť zobraziť multi-forezné série bez administrátorských oprávnení

- 2.3.11.278
- Databáza 1.24
- (+) Automatické spájanie sérií do skupín (vytváranie multi-forezných sérií)
- (+) Vzorka na oddelení môže mať individuálnu identifikáciu s vysokou pravdepodobnosťou
- (+) Zobrazovanie vlastníka individuálnej identifikácie (ten kto ii priradil)
- (+) Vyhľadávanie expertíz podľa dátumu, času, dátumu a času
- (+) Kľúčové slová (Špecifické hodnoty prípadu, Expertízy, Údaje pracovného postupu)
 - (+) Vymazanie hodnoty z dátumového kľúčového slova pomocou CTRL + DEL
 - (+) Vymazanie hodnoty z reťazcového kľúčového slova pomocou CTRL + DEL
 - (+) Zadávanie hodnôt dátumového kľúčového slova pomocou klávesnice
- (#) Problém pri načítavaní špecifických hodnôt prípadu otvoreného z výsledkov vyhľadávania expertíz
- (#) Chyba v nadpise okna prípadu otvoreného z výsledkov vyhľadávania expertíz

- 2.3.10.260
- (+) Vyhľadávanie prípadu podľa dátumu vytvorenia prípadu
- (+) Kontrola počtu záznamov v tabuľkových tlačových zostavách
- (+) Dátumy je možné zadávať cez klávesnicu
- (*) História systému
 - (+) Optimalizované pre veľké množstvo záznamov (virtual grid)
 - (*) Súčasné filtrovanie podľa stĺpca aj cez filterbar

- 2.3.9.253
- (+) Preberanie vzoriek priamo v klientovi (v tabe Vzorka)
- (+) V tabe Vzorka sa na označenie vzorky v zozname v móde Schvaľovanie automaticky označí prvá úloha na schválenie (ak taká existuje)
- (*) Pri výbere experta sa v komboboxe zobrazujú iba ľudia z divízie prihláseného používateľa

- 2.3.8.251
- Databáza 1.23
- (+) Nový mód v tabe Vzorky - Individuálna identifikácia + filter V sérii (zobrazuje vzorky, ktoré majú individuálnu identifikáciu)
- (+) Info o dokončení/vybavení pridané do informácii o prípade

- (+) Podpora pre odvodené vzorky
- (+) Nové stĺpce v zozname oddelení v okne vzorky s informáciami o individuálnej identifikácii a sériách
- (*) Dávková expertíza
 - (+) Možnosť filtrovania prípadov cez stĺpec v zozname všetkých vzoriek
 - (+) Editovací combobox pre rýchle pridávanie vzoriek zo špecifického prípadu
 - (*) Podpora vygenerovania všetkých inštancií expertíz (Automaticky potvrdiť expertízy v tejto dávke)
- (*) Optimalizácia vyhľadávania prípadov podľa čiarového kódu vzorky
- (*) Upravený spôsob vykresľovania listboxov (bez natívneho vykresľovania)
- (*) Pridanie hodnotenia v predávaní a likvidácii vzorky zobrazuje usporiadaný zoznam hodnotení vrátane ikony
- (*) Zoznam oddelení v okne vzorky zobrazuje ikonu zámku v prípade, že je oddelenie uzamknuté pre prácu (v spracovaní po stopách) (náhrada pôvodného podfarbovania riadkov)
- (#) Niektoré prípady nie je možné schváliť v tabe Prípady (pokiaľ na nich nie je pridelená kontrola)
- (#) Dátum ukončenia v zozname prípadov zobrazuje stále "0:00:00"
- (#) Schválenie prípadu a dokončenie/vybavenie prípadu nevytvorí záznam v histórii vzorky
- (#) Modálne okno Prípady za istých okolností po zmene veľkosti nezobrazuje všetky kontrolky. (takisto okná Zariadenie a Archivná položka)
- (#) Po pridaní novej vzorky sa nekorektné zobrazuje vlastníka a oddelenie vzorky.
- (#) Za istých okolností pri zaraďovaní prípadu prestane Evidence odpovedať.

- 2.3.7.247
- Databáza 1.22 môže aktualizovať klienta)
- (+) Série prípadov
- (+) Podpora aktualizácie účtu (Používateľ bez práva na prácu s prípadmi inštaláciu)
- (+) Filtrovanie stĺpcov v Histórii systému (súčasne iba jeden)
- (#) Za istých okolností môže prestať program odpovedať v súvislosti

- 2.3.6.236
- Databáza 1.21
- (+) Obnovenie zoznamu v zbierke/archíve
- (+) Možnosť zaradiť stopu do zbierky/archívu počas likvidácie
- (+) URL adresa helpdesku je konfigurovateľná iba cez databázu
- (*) Predávanie vzoriek
 - (+) Možnosť sortovania vzoriek
 - (+) Ikona signalizujúca, či sa vzorka odovzdá alebo nie
 - (+) Ikony + a - pre hodnotenia
 - (+) Tlačidlo Použiť rovnakú hodnotu pre všetky - Poznámka
 - (+) Tlačidlo Použiť rovnakú hodnotu pre všetky - Hodnotenie
 - (#) Pri určení nového oddelenia sa neberie do úvahy primárne oddelenie používateľa
 - (#) Pri určení nového oddelenia sa berú do úvahy aj zmazané oddelenia
 - (#) Detaily hodnotenia sa v špecifickom prípade priradujú k inej ako označenej vzorke
- (*) Predávanie vzoriek a likvidáciu je možné vykonávať iba na Mojich vzorkách
- (#) Za istých okolností môže vyvolanie okna s expertízou spôsobiť pád programu

- 2.3.5.235
- Databáza 1.20

- (+) Vyhľadávanie expertíz podľa viacnásobného výberu
- (+) Povolený Helpdesk
- (+) Combobox si pamatá poslednú použitú hodnotu
 - Priorita úlohy expertízy (Pridelenie prípadu, Nová úloha expertíza)
 - Zložitosť úlohy expertízy (Pridelenie prípadu, Nová úloha expertíza)
 - Priorita úlohy kontroly (Pridelenie prípadu, Nová úloha kontrola)
- (+) Obnovenie zoznamu v prípadoch (Statusbar + F5)
- (+) Likvidácia (hodnotenia + logy)
- (+) Dávkové spracovanie vzoriek
 - Možnosť dávkovo spracovať aj vzorky z rôznych rokov
- (*) Informácia o tom, že čiarový kód je už použitý v systéme sa zobrazí hneď po zadaní (Vzorky, Archívne položky)
 - (*) Zväčšený zoznam stôp v okne prípadu
 - (*) Odstránené blikánie náhľadových okien (Zariadenie, Archív/Zbierka)
 - (*) Interná optimalizácia vykresľovania náhľadového okna prípadu
 - (#) Kľúčové slová typu reálne číslo sa nekorektne formátujú
 - (#) V náhľadových oknách prípadu, stopy, úlohy, zariadenia a archívnej položky zostáva zobrazený posledný prípad, aj po odznačení v zozname
 - (#) Odovzdanie podľa čiarového kódu nefunguje pre stopy z prípadov spracovaných po starom
 - (#) Chýbajúci waitcursor (Pridelenie prípadu, Vyber časového intervalu v histórii systému)
- 2.3.1.231
- Databáza 1.19
- (+) Podpora práce s prípadmi ako vo verzii Evidence 2005
 - Schvaľovanie
 - Ukončenie - Vybavenie
 - Celý prípad
 - Po vzorkách
 - Lehota uloženia - ukladaná samostatne; automaticky aktualizovaná
 - (+) Nový typ kľúčového slova - Viacnásobný výber
 - Expertízy
 - Špecifické hodnoty prípadov
 - Kľúčové slová pre spracovanie prípadu
 - (+) Živé číselníky - Zoznam hodnôt z databázy (definovanie hodnôt pre kľúčové slová)
 - (+) Používateľské zoznamy automaticky patria do živých číselníkov
 - (+) Zaradenie prípadu
 - (+) Vyhľadávanie v expertízach
 - (+) Nové hodnoty v type expertízy (Cena, Príplatok za rýchlosť, Príplatok za obtiažnosť)
 - (+) Možnosť definovať titul za menom
- 2.2.19.219
- Databáza 1.18.1
- (+) Podpora práce s prípadmi ako vo verzii Evidence 2005
 - Tab Prípady - mód Spracovanie prípadov
 - Pridelenie
 - (+) Podpora pre kľúčové slová pre spracovanie prípadov
 - Nastavenia kľúčových slov
 - Možnosť definovať hodnoty kľúčových
 - Pridelenie prípadu
 - Pridelenie úlohy na stope
 - Spracovanie úlohy (prípadu)

- (+) Podpora pre usporiadavanie zoznamov typu ListCtrl
- (#) V pridelení prípadu nefunguje automatický offset pre dátum termínu
- (#) V tabe prípady, po vybratí roku, v ktorom nie sú žiadne prípady, sa neaktualizuje zoznam

- 2.2.18.218
- Databáza 1.18
- (+) Možnosť označovať externé oddelenia
- (+) V okne Vzorka možnosť pridať viacej oddelení naraz
- (+) Podpora usporiadavania pre kľúčové slová
 - Kľúčových slov expertíz
 - Špecifických hodnôt prípadov
 - Povinných kľúčových slov
- (+) Podpora kopírovania typov expertíz (Pridanie kľúčových slov z expertízy)
- (+) Vyskakovacie okná (Upozornenia)
 - Príznak 'Zobraziť upozornenie' pre typ priority
 - Úlohy z touto prioritou vyvolajú okamžité upozornenie v prípade, že je adresát prihlásený
 - Akceptovanie alebo odmietnutie zruší opätovné vyvolanie upozornenia
 - V opačnom prípade bude upozornenie zobrazené pri štarte aplikácie
- (*) V okne Vzorka sa nezobrazujú externé oddelenia
- (*) Počas pridelovania úloh (Všeobecné aj Expertízne) sa nezobrazujú používatelia bez korektne zadaného mena
- (*) Počas pridelovania expertíznych úloh sa zobrazujú iba relevantní používatelia (podľa oddelenia)
- (#) Checkbox Povinné kľúčové slová sa neprispôsobuje zmenám veľkosti dialógového okna
- (#) Interné optimalizácie (FCHE long memory, idStatisticBar duplicity)
- (#) V špecifických hodnotách a expertízach sa dátumy nezobrazujú korektne v prípade definovaných podmienok

- 2.2.17.209
- Databáza 1.17
- (+) Databázový translátor
- (+) Filtrovanie v zozname používateľov
- (+) Divízia v zozname používateľov
- (*) Zmenšená inštalácia
- (#) Nie je možné vytvoriť používateľa bez divízie
- (#) Dátumová kontrolka zobrazuje aktuálny dátum v prípade nedefinovanej hodnoty

- 2.2.16.200
- (+) Popis pre Prípad a Vzorku sa zobrazuje s wordwrapom
- (+) Počet záznamov veľkých zoznamov v statusbare
- (+) - Počet viditeľných položiek pri vyhľadávaní v zozname prípadov (statusbar)
- (+) Optimalizovaný zoznam prípadov
- (#) Za istých okolností sa pri prvom spustení Evidencie 2 nevykreslí zoznam prípadov

- 2.2.15.199
- Databáza 1.16
- (+) Preddefinovaný čas na termin ukončenia úlohy (GeneralTasks, SampleTasks, DeviceTasks)
- (+) Podpora Divízii (Prípad, Používateľ)
- (+) Číslovanie prípadu separátne pre divíziu
- (+) FTP podľa divízie
- (+) Rok ako súčasť čísla prípadu
- (*) Nové ikonky pre malé tlačítka

- (*) Optimalizácia okna prípadu (neblíká počas prekresľovania)
- (*) Zväčšený zoznam comboboxu oddelenie v statusbare
- (*) V okne info o prípade pridaný stĺpcový header
- (#) Neprekresľujú sa ikonky stavu v zozname úloh - expertíz, na vykonané akcie
- (#) Nie je možné pozerieť expertízu, pokiaľ nevlastním vzorku
- (#) Kalendár zobrazuje skontrolované úlohy (ak neboli ukončené)
- (#) Combobox s expertízami sa zle usporiadava (1, 10, 2)
- (#) História vzorky sa neaktualizuje po: accept, reject, finish,